


Olympus SpinSR 开机步骤

1、打开显微镜控制箱【CBH】按钮。

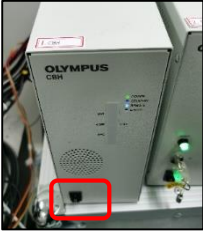

2、打开载物台控制器



3、打开显微镜电源箱【PSU】按钮，每次关机时钥匙不用 turn off



4、打开高速通讯控制箱 U-RTCE



5、打开 CSU-W1 转盘的电源适配器，按钮位于背面。




Front



Back

6、打开激光器：先按钮后钥匙（关机反向顺序）。

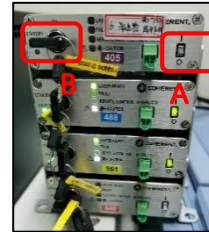


A: Button
B: Key

7、打开显微镜触控屏 TPC，按钮位于背面。



Front

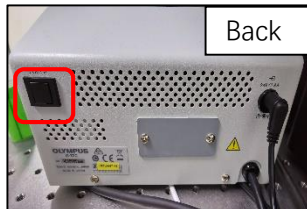


Back

8、打开相机，按钮位于侧面。



Front

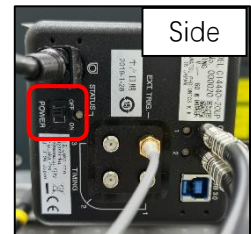

Side

9、打开 CSU-W1 转盘钥匙至 on。



10、打开电脑，打开桌面上的程序 cellSens Dimension，弹出小窗口中点击 yes。



关机顺序与开机顺序完全相反。
(进行到第 7 步时，
先点击触控屏 OFF，再按背面按钮)